

### LES ARTICLES FOURNIS

La microfusée de paillasse, rotor de 24 places



Les tubes à microfuge




1. Les microtubes de même poids doivent être placés l'un en face de l'autre dans le rotor, ou suivre le schéma du "Centrifugeuse Proper Balancing".
2. Assurez-vous que le couvercle en plastique du rotor est en place avant la centrifugation.
3. Un manuel d'utilisation de la centrifugeuse est disponible à l'adresse [www.kirkhoustrust.org](http://www.kirkhoustrust.org)  
Allez à la page "Ressources → Ressources de recherche → Manuels d'équipement".

Centrifugeuse à équilibrage correct

Les dessins ci-dessous indiquent le chargement équilibré de 2, 3 et 4 tubes d'échantillon dans une centrifugeuse.

 Représente les tubes d'échantillon dans les supports  
 Représente les porteurs vides

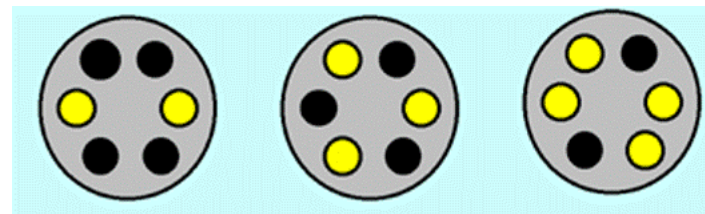

**GARDER LE ROTOR PROPRE  
ESSUYER IMMÉDIATEMENT TOUT  
DÉVERSEMENT**