

1. Unités d'électrophorèse horizontale Cleaver Scientific:

Dans le cas exceptionnel où l'électrode en platine est cassée (**A**) une nouvelle électrode positive (rouge) ou négative (noire) pour l'unité d'électrophorèse horizontale Cleaver Scientific doit être demandée à Kirkhouse Trust.



Il est important de spécifier la taille de l'unité d'électrophorèse horizontale (petite, moyenne ou grande) et si l'électrode **ROUGE** ou **NOIRE** est requise car chacune est fournie sous forme de cartouche séparée .

2. Comment remplacer une électrode

1. Desserrez les deux vis en plastique blanc avec un tournevis à tête



2. Soulevez l'unité défectueuse (dans cet exemple, l'électrode négative) du plateau d'électrophorèse et remplacez-la par la nouvelle unité (**E**) .

REPLACEMENT D'ÉLECTRODE POUR LES UNITÉS DE NETTOYAGE

janvier 2020

Remettez les deux vis avec les doigts et **serrez très doucement** avec le tournevis:

**** MISE EN GARDE ****



4. La même procédure est suivie pour remplacer l'électrode positive(**F**).

